

基础称量

长按 → **WEIGH** **0.00 g**

激活基础称量应用程序
• 退出应用程序

去皮

短按 → **0.00 g**
短按 → **121.01 g**
短按 → **0.00 g** 净值

转换称量单位

短按 → **22.00 g** 称量单位1
短按 → *** 22.00 M g** 称量单位检索功能
• 若已激活
短按 → **0.78 oz** 称量单位2
• 若被激活
• 若与称量单位1不同

快速激活称量应用程序

长按 → **COUNT** **5.10 PC**

激活预设F键的称量应用程序。
工厂设置：计件称量

应用程序设置

注意：
若在60秒内未做任何操作，天平将回到上次所激活的称量应用程序。

校正（校准）

长按 → **ADJUST** **1000.00 g**
长按 → **ADJUST** **0.00 g**
长按 → **ADJUST** **0.00 g**

执行预设的校正（校准）。
工厂设置：内部校正
(MLxxxE 型号：外部校正)

外部校正

长按 → **ADJUST** **1000.00 g**
长按 → **ADJUST** **0.00 g**
长按 → **ADJUST** **0.00 g**

操作键

METTLER TOLEDO

Net

820.65 g

1 **2** **3** **4** **5** **6** **7** **8** **9**

操作键功能			
序号	操作键	短按(< 1.5 秒)	长按(> 1.5 秒)
1		• 在应用程序操作时改变可读性(1/10d)	无此功能
2		• (向上滚动)后退浏览主菜单或菜单选择项。 • 菜单或应用程序中的参数值逐一减少。	• 激活称量模式。 • 菜单或应用程序中的参数值快速减少。
3		• (向下滚动)向前浏览主菜单或菜单选择项。 • 菜单或应用程序中的参数值逐一增加。	• 激活预设的称量应用程序并进入参数设置。 • 默认设置的应用程序：计件称量。 • 菜单或应用程序中的参数值快速增加。
4	ON/OFF	• 开机	• 关机
5	→0/T←	• 置零/去皮	• 关机
6	C	• 取消，不保存并退出菜单(在菜单中后退一步)。	无此功能
7		• 整体向下滚动。 • 浏览主菜单或菜单选择项。 • 在称量单位1，检索值(若已激活)，称量单位2(若区别于称量单位1)以及其它称量单位之间的切换。	• 执行预设的校正(校准)。
8		• 进入或退出菜单选项或主菜单。 • 进入设置应用参数，或切换到下一个参数。 • 保存参数设置。	• 进入或退出菜单(参数设置)。
9		• 打印输出显示数值。 • 打印输出当前菜单设置。 • 数据传输。	

显示面板

应用程序图标 **状态图标**

动态图形显示

称量值区域 **称量单位**

应用程序图标	状态图标
菜单已锁定	M 表示数值已保存
菜单设置已激活	Net 表示净重数值
基础称量应用程序	启动校正(校准)
计件称量应用程序	自维护和日常测试功能
百分比称量应用程序	服务提醒
检重称量应用程序	按键声音已激活
统计功能应用程序	W1 称量范围 1 (仅适用于双量程的天平)
配方称量/净重-总重应用程序	W2 称量范围 2 (仅适用于双量程的天平)
总和和计算应用程序	电池电量状态：充足，2/3 电量，1/3 电量 (仅适用于支持电池操作的天平)
动态称量应用程序	
乘法自由因子称量应用程序	
除法自由因子称量应用程序	
密度量应用程序	

称量单位

称量单位：
mg 毫克
g 克
kg 千克
ct 克拉
lb 磅
oz 盎司
ozt 金衡盎司
GN 格令
dwt 本尼威特
mom 姆米
msg 米斯加
tlh 司马两-港制
tls 新加坡两
tit 台湾两
tola 拖拉
baht 铢

称量值

表示负值
 表示数值不稳定
 表示计算出来的数值
 在大括号内表示未经认证的数字

动态图形显示

表示目标称量值
 表示正允差 T+
 表示负允差 T-

菜单图

• 进入菜单

• 保存修改并退出菜单

向下滚动

• 选择选项或菜单

• 确认设置

向上滚动

• 后退一步

• 不保存, 退出菜单

BASIC

基础菜单

ADVANCE

高级菜单

INT.FACE

接口菜单

PROTECT

菜单保护

菜单项

选项

DATE

←

010108

TIME

←

+1H

←

-1H

←

SET.TIME

←

12:00

UNIT 1

←

g

←

kg

UNIT 2

←

g

←

mg

KEY.BEEP

←

MED

←

HIGH

←

OFF

←

LOW

ST.B.BEEP

←

LOW

←

MED

←

HIGH

←

OFF

RESET

←

NO?

←

YES?

菜单项

选项

ENVIRON.

←

STD.

←

UNSTAB.

←

STABLE

CAL

←

ADJ.INT

←

ADJ.EWT

←

200.00 g

←

ADJ.OFF

DATE.FRM

←

DD.MM.Y

←

MM/DD/Y

←

Y-MM-DD

←

DDMMY

←

MMDDY

- 注释
- 工厂设置
 - 可用相关国家法规许可的质量单位。
 - 不适用于MLxxxE型号
 - 不适用于认证型号
 - 不适用于认证型号 (已审批的 OIML I 类准确度天平除外)
 - 自动设定第二辅助显示屏

菜单项

选项

TIME.FRM

←

24.MM

←

12.MM

←

24.MM

←

12.MM

RECALL

←

OFF

←

ON

STARTUP

←

QUICK

←

FULL

SHUTOFF

←

ADFF:10'

←

ADFF -

←

ADFF:2'

←

ADFF:5'

B.LIGHT

←

B.L.ON

←

B.L.OFF

←

B.L.30''

←

B.L.1'

←

B.L.2'

←

B.L.5'

A.ZERO

←

ON

←

OFF

ZERO.RNG

←

21.00 g

ASSIGN.F

←

COUNT

←

PERCENT

←

CHECK

←

STAT

←

FORMULA

←

TOTAL

←

DYNAMIC

←

FACTORM

←

FACTOR.D

←

R.TEST

DIAGNOS

←

REPEAT.T

←

DISPLAY

←

KEYPAD.T

←

CAL.MOT

←

BAL.HIST

←

CAL.HIST

←

BAL.INFO

←

SRV.PROV

SRV.ICON

←

ON

←

OFF

SRV.RST

←

NO?

←

YES?

菜单项

选项

RS232

←

PRINTER

←

PRT.STAB

←

PRT.AUTO

←

PRT.ALL

PC.IR

←

PRT.STAB

←

PRT.AUTO

←

PRT.ALL

HOST

←

SNJ.OFF

←

SNJ.STB

←

SNJ.CONT

←

SNJ.AUTO

←

SNJ.ALL

2.DISP

←

NO

←

DAT.TIM

←

DIT.DRL

SINGLE

←

NET

←

G/TIN

SIGNL

←

OFF

←

ON

LN.FEED

←

0

ZERO.PRT

←

OFF

←

ON

COM.SET

←

MT-SICS

←

MT-PM

←

SART

BAUD

←

9600

←

4800

BIT.PAR.

←

8/NO

←

7/NO

←

7/MARK

←

7/SPACE

←

7/EVEN

←

7/ODD

STOP.BIT

←

1.BIT

←

2.BITS

H.D.SHK

←

%ON.%OFF

←

RTS.CTS

←

OFF

PS.E.O.L.

←

CR LF

←

CR

←

LF

PS.CHAR

←

IBM.DOS

←

ANSI.WIN

INTERVL.

←

0

菜单项

选项

PROTECT

←

OFF

←

ON

